

8601 探针保湿液是什么？

问题：我们的客户在探头 8601 末端需要液体，我们可以注入什么液体？

回复：我们的标准配方是 1:1 比例的 4M KCL+pH4 保湿液。但是，如果您无法混合配方，您可以寻找其它使用 3M KCl 保湿液的商业 pH 探针。或者使用 pH 4 或 pH7 校准保湿液保持探头湿润。

欢迎通过以下链接参考有关 pH 探针存储和补充的更多信息：

<https://www.coleparmer.com/tech-article/ph-electrode-care>

Question:

Our customer needs liquid at the end of the probe 8601 what liquid can we infuse?

Reply:

Our standard formula is 4M KCL+pH4 buffer in 1:1 ratio. But if you could not mix formulae by your side, you could try to find other commercial pH probe storage solution with 3M KCl. Or use the pH 4 or pH7 calibration buffer to keep the probe wet. Welcome to refer more information about the pH probe storage & refill from the following linkage,

<https://www.coleparmer.com/tech-article/ph-electrode-care>